

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ персонала, работающего на дистилляторе

Общие требования безопасности.

- 1.1. К работе на дистилляторе должны допускаться физически здоровые люди, не имеющих медицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, а также должны проходить гигиеническую подготовку и сдавать зачет 1 раз в 2 года по установленной программе.
- 1.2. Персонал, работающий на дистилляторе должен знать:
 - устройства, конструкцию, принцип действия и правила технической эксплуатации дистиллятора;
 - основные виды неполадок данного оборудования, способы их устранения;
 - правила внутреннего трудового распорядка.
- 1.3. Персонал, допущенный к работе, должен быть обеспечен и ознакомлен под расписку с инструкцией по охране труда

2. Требования безопасности перед началом работы.

- 2
- 3 2.1. Одеть положенную по нормам спец. одежду.
- 4 2.2. Проверить наличие и исправность заземления термостата и убедиться в его исправности и опробовать на холостом ходу, при обнаружении повреждения или неисправности поставить в известность руководство.
- 5 2.3. Проверить, чтобы проходы не были загромождены.
- 6 2.4. Для обеспечения безопасной работы необходимо еженедельно проводить профилактический осмотр устройств и оборудования, которые не имеют регламентированного срока технического обслуживания
- 7

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Выполняйте только порученную вам работу
- 3.2. Будьте внимательны, не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы.
- 3.3. Не допускайте к работе на дистилляторе посторонних лиц.
- 3.4. Пуск дистиллятора в работу производить, убедившись в отсутствии опасности для окружающих и заполнении его водой.
- 3.5. При обнаружении неисправности в работе дистиллятора, остановите его, сообщите зав лабораторией.
Включать в работу дистиллятор, после устранения неполадок.
- 3.6. Чистку, мойку, дистиллятора производите только при полной остановке оборудования и отключения электротока.
- 3.7. Следите за чистотой на рабочем месте, своевременно убирайте пролитые жидкости, устраняйте скользкость пола.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- 4.1. Если на металлических частях дистиллятора обнаружено напряжение (ощущение эл. тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, следует остановить машину и немедленно доложить об этом руководству.

- 4.2. При обнаружении неисправности в работе дистиллятора, самопроизвольной остановке, аварии необходимо отключить электропитание, сообщить об этом ответственному лицу и до устранения неисправности не включать.
- 4.3. При получении травмы обратиться в мед. пункт и поставить в известность руководство.
- 4.4. При обнаружении загорания, необходимо вызвать пожарную охрану по телефону – 01, поставить в известность руководство.

5. Требования безопасности по окончании работы.

- 5.1. По окончании работ все оборудование и механизмы переводятся в положение, исключающее возможность их пуска посторонними лицами, электропитание отключается.
Слить воду
Санитарная обработка, разборка, чистка и мойка производятся только после отключения оборудования от электросети.
- 5.2. Снять спецодежду, обо всех замечаниях в работе установки доложите своему руководителю, самому не проводить ремонт оборудования, принять душ.